


NMR測定自動処理支援/ 測定データベース構築



株式会社エルエイシステムズ

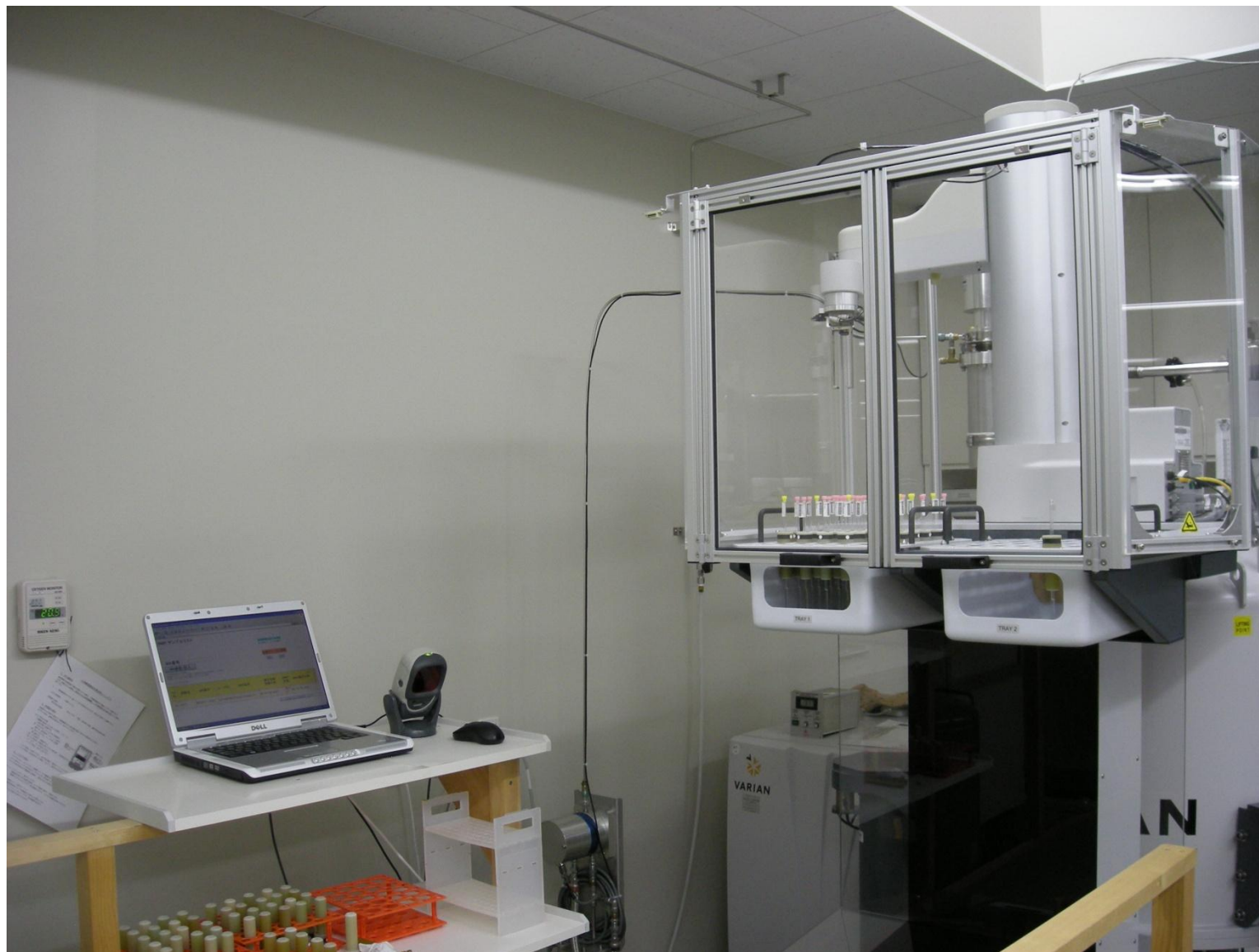

**Varian社製7600-ASオートサンブラと
弊社バーコード入力端末の組み合わせ**

弊社が携わったソリューション例

- ・測定条件の入力
 - ・社内データベースから入力用CSVファイル生成
 - ・バーコードによる測定データベースからの情報取得
- ・測定結果の管理
 - ・測定マクロのカスタマイズ
 - ・印刷をトリガとした測定終了時の自動処理
 - ・データベースによるPDFファイル自動管理
 - ・メールでの結果送信
 - ・ファイル名自動変更・転送・バックアップ
 - ・社内実験管理データベースの自動更新
- ・WEBブラウザによる条件登録、結果閲覧

測定情報のオンライン化・自動化による業務効率改善

- ・オートサンプラーのハンドリングにおける入力ミス低減
- ・実験/サンプル情報と、測定後の結果の自動リンク
- ・複数の依頼者、NMRをはじめ分析装置の測定に関係する情報を集約して管理
- ・WEBブラウザと、データベースによる閲覧性、一覧性、検索性の向上
- ・各種測定結果のPDF自動管理、保存、ブラウザからの閲覧

測定自動処理／測定データベースシステム概要

実験室、居室

Webブラウザで
入力、閲覧

①各研究者が
端末からWeb経由で
サンプル名・測定条件入力

データベースサーバ
(httpサーバ)

データベースで測定管理
結果をPDF化し自動管理

測定結果PDF
DB自動更新

測定機器

CSVファイルや
バーコードで入力

②NMRでは端末PCで
サンプル管のバーコードを
読み取り→DBにアクセスして
測定入力ファイルを作成し
NMRコンソールに送信

③NMRでは測定終了時マクロで
DBを更新、結果ファイルを転送


④Webブラウザで
測定結果を閲覧

③'MSではプリンタ出力を
監視して、印刷時にユーティリティ
を起動、DB更新などをおこなう

②'MSではExcelでDBに
アクセス、バーコード
読取用のシートを印刷

MS NMR サンプル測定状況

MA Number		
送付先	* すべてで 〇 測定	
上記条件で抽出		
抽出	MA番号	ユーティリティ
抽出先	001-K-1A0100A	
測定	06/10/16 11:47	
測定	001-K-1A0100A	
測定	06/10/16 07:14	
測定	001-K-1A0100A	
測定	06/10/16 02:19	
測定	001-K-1A0100A	
測定	06/10/16 12:44	
測定	001-K-1A0100A	
測定	06/10/16 19:00	Proton4dout.
測定	001-K-1A0100A	
測定	06/10/16 15:31	Proton6dout.

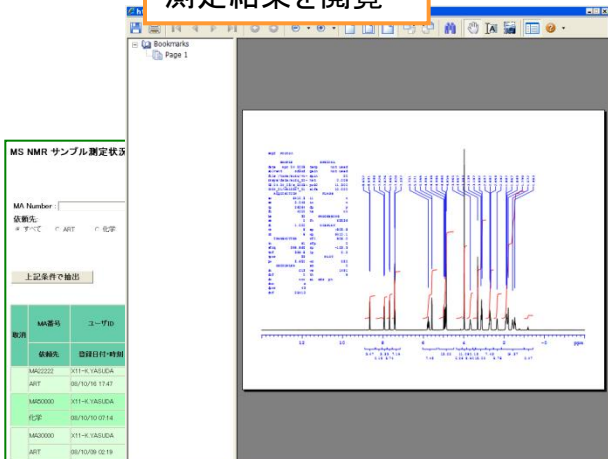

MS

1	MS	MA10000	testroom_KOJIYASUI
2			
3	未		
4	中		
5		C5H11	71 123
6			
7			
8			
9			
10			

● 評価サンプル
● クロード

NMR測定自動処理の概要

実験室、居室



NMR

1H standard 1H other 1H VT 13C 2D

1H other


解像度: 8 16 64 128

溶媒: DMSO CDCl₃ D₂O CD₃OD
Dioxane Pyridine Benzene Acetone

溶剤: ☒ d₅-pyridine ☐ r₂-pyridine

温度: r.t.


① 依頼者PCのブラウザから測定する検体の**サンプルID**と**NMR測定条件**などを入力してデータベースに登録します。

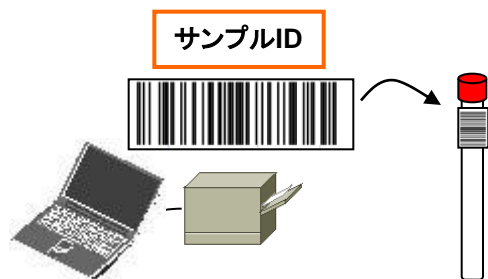

② **サンプルID**バーコードを印刷しサンプル管に添付して、測定室に提出します。

データベースサーバ

LAN経由でデータベースに登録

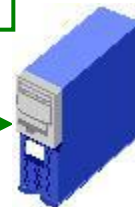

NMR室

NMR サンプルリスト


MA番号:

MA検索/投入

自動ステータス検索

投入 選択	依頼先	MA番号	ユーザID	NMR条件	測定依頼 登録日時	NMR 状態	コメント
<input checked="" type="checkbox"/>	ART	MA11113	X11-KYASUDA	Proton, 16.pyridine, r.t.	08/10/01 02:35	測定中	08/10/01

Change Next SAMPLE

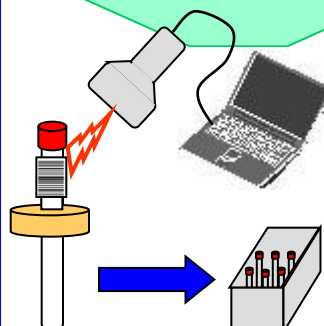

NMR
サンプルローダー

サンプルIDで
DB検索


NMRホストに
測定情報を転送

③ サンプルローダー側の端末でバーコードを読み込むと、DBを検索し、NMRホストPCに**NMR測定条件**が自動転送されます。

NMR
コンソール

④ NMRホストPC画面で自動測定マクロ実行ボタンを押すと測定が開始されます

⑤ 測定終了後は測定結果をDBに**自動登録**できます。スペクトルをメールで送信したり、ステータス画面にリンクすることもできます。

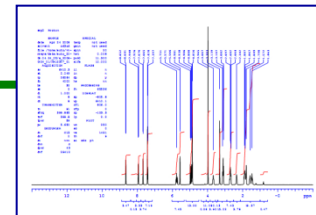

測定結果
自動解析

測定完了

1. NMR測定情報の入力

測定依頼者の個人PCのブラウザ
(Internet Explorerなど)から
特別な設定などをせずサンプルID、
NMR測定条件を入力できます


サンプルID、ユーザIDなどは
検索することもできますので、
ログイン名や既存のデータベースと
リンクして自動入力もできます

MS、IR、LCなどとのサンプル情報の
共有や、入力項目のカスタマイズ
なども承ります

ブラウザからNMR測定情報入力

データベースサーバ

自動測定データベース
に登録

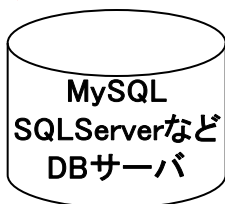

MSNMR検体データベース申込

2008/10/20

依頼先: ☐ ART ☐ 化学

ユーザID: NMR標準 連番入力

MA 番号: 連番繰返し数:

MS

フリー体分子式: EXACT MASS計算

EXACT MASS:

NMR

☐ 1H standard ☒ 1H other ☐ 1H VT ☐ 13C ☐ 2D

1H other

積算回数: ☐ 8 ☐ 16 ☐ 64 ☐ 128

溶媒: ☐ DMSO ☐ CDCl₃ ☐ D₂O ☐ CD₃OD
☐ Dioxane ☐ Pyridine ☐ Benzene ☐ Acetone
☐ CD₃OD添加 ☐ D₂O添加

温度:


☒ 評価サンプル ☐ カルボン酸
☐ クロード ☐ 難溶性 ☐ FAB希望
☐ 溶液

コメント:

2. NMR測定時の情報の読み取り

実験室

サンプルID

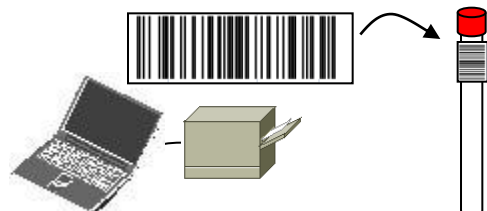

サンプルIDをバーコード
印刷しサンプル管に
貼付して提出

NMR室

NMR サンプルリスト

MA番号 :

MA検索/投入

・「MA検索/投入」で検索して登録済のMA番号が1つの場合
・検索したリスト中で「投入選択」にチェックした場合
サンプルが投入されます

自機ステータス検索

前日 本日


投入 選択	loc No	依頼先	M	サンプルIDで検索			測定依頼 登録日時	NMR 状態	コメント
	7	ART	MA11113	X11- K.YASUDA	Proton,16.pyridine,r.t.		08/10/01 02:35	測定中	08/10/01

サンプルIDを
バーコードで
読取

ステータスは読
み込み時に
自動的に変更

VNMRホスト

ラックの指定位置に
配置

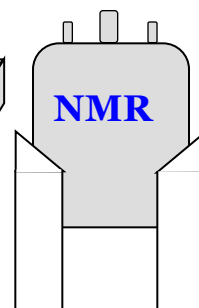


NMRホストの画面で
自動測定マクロ実行ボタンを
押すと測定開始

データベース
サーバ

検索された測定条件
をホストに転送

4. NMR測定完了時の自動処理

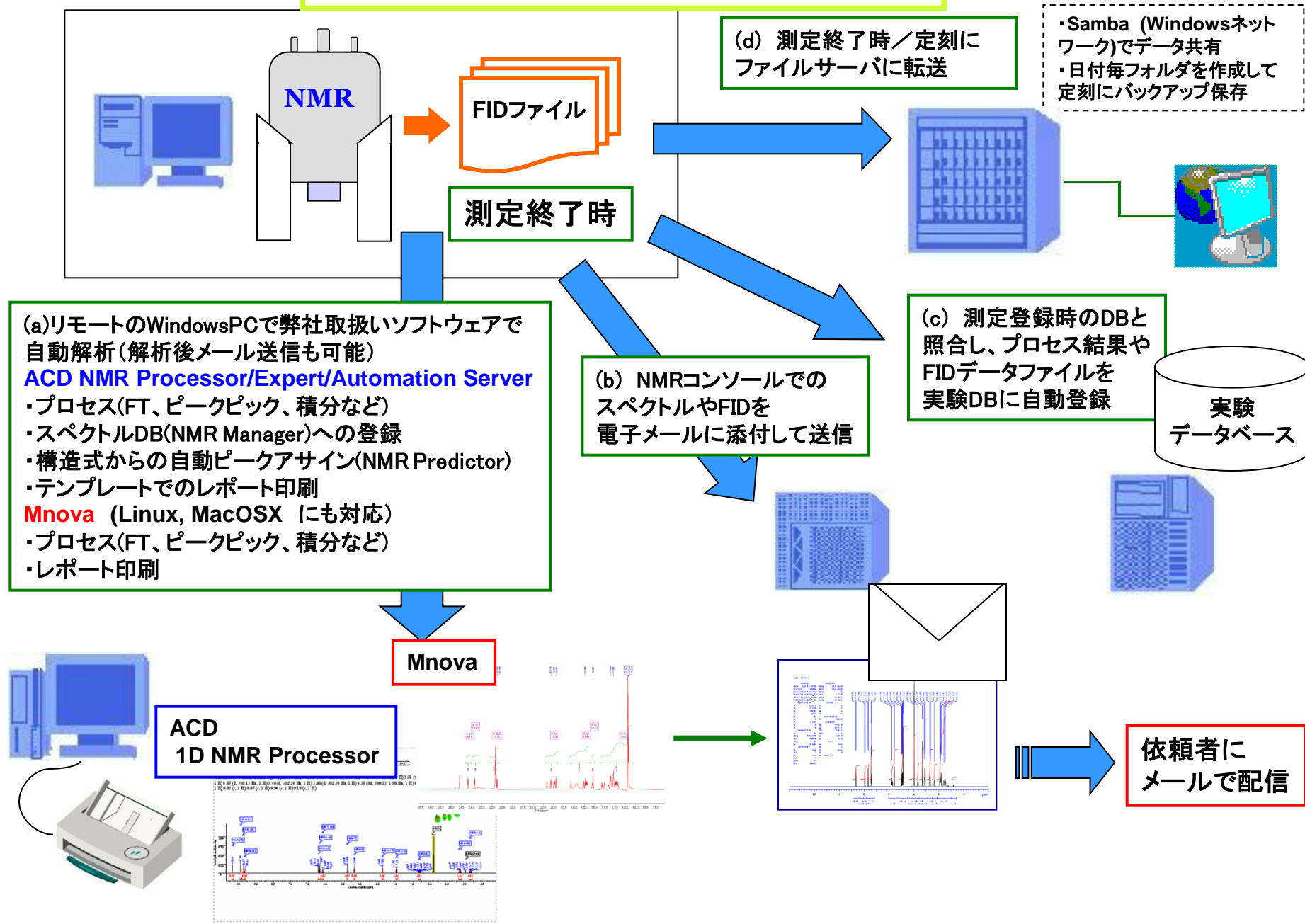

5. MSなど他の分析装置との連携

MS 測定状況変更

MA 番号 : MA10000

MS、IR、LCなどとサンプル情報を共有し、測定ステータスをサンプルIDで照合しデータベース上で一括して管理できます。

登録日MSサンプル
検索

7日間 前日 本日

上記MAで抽出

MA全クリア

初期画面

MA番号	ユーザID	登録日付・時刻	MS測定	MS デバイス	MS 状態	MS測定 日時	評価 サンプル	カル ボニ 酸	難 溶性	FAB 希望	溶液	コメント
MA10000	KYASUDA	08/09/24 00:15	C5H11 71		測定完了	08/10/01 03:28	○			○		

測定情報の
バーコードリストへの印刷

その他完了

- ・サンプルIDと照合してデータベースの状態更新
- ・サンプルリストにPDFリンク作成

バーコードでの
入力

測定機器
MS
IR
LC
など

結果印刷

- ・印刷ユーティリティ
- ・テキスト検索スクリプト
- ・ID抽出、ファイル名変更

- ・PDF化
- ・データベースへの自動登録

